



INSTRUCCIONES DE USO LAVAOJOS AUTÓNOMOS

1	2	3	4
Determinar el tipo de sustancia	Seleccione el lavado de ojos apropiado y enjuague	Continuar enjuagando con Plum Eyewash	Enjuague como se indica
Sustancias extrañas (por ejemplo, polvo, suciedad, metal, madera, astillas, etc.)	R130	R130	Enjuague hasta que se elimine la sustancia.
Ácido	R135	R130	Enjuague durante dos minutos usando pH Neutral y continúe usando lavaojos hasta que llegue al médico o a urgencias.
Bases	R135	R130	Enjuague durante dos minutos usando pH Neutral y continúe usando lavaojos hasta que llegue al médico o a urgencias.
Otros químicos (por ejemplo, solventes o aceites)	R130	R130	Enjuague hasta que llegue al médico o a urgencias.



REF. R135



Ref. R130



El lavaojos es fácil de usar si ocurre un accidente.



Gire la tapa del bote en la dirección de la flecha hasta que el sellado se rompa.



Incline hacia atrás, apriete y enjuague.



El ojo también puede ser enjuagado mientras se inclina hacia delante - apretando suavemente la botella

¡IMPORTANTE!

Asegúrese siempre de que el líquido lavaojos se pegue al ojo con suavidad y uniformidad. En caso de lesión simultánea en ambos ojos, use DUO para enjuagar ambos ojos simultáneamente.