

# FICHA TÉCNICA

## Botella lavaojos 500 ml pH neutro DUO R140



### Descripción

Lavaojos portátil de emergencia con dosificador ocular DUO (doble) para aplicar directamente sobre los ojos. Solución de pH neutro que se utiliza después del contacto con ácidos y bases.

Solución tampón de fosfato 4,9% estéril. Para neutralizar los ácidos y álcalis.

Realizar un lavado continuo hasta que sea visto por un doctor.

Notas de uso: Gire la tapa para abrir la botella. Presione la botella ligeramente para que el líquido enjuague el ojo con un chorro suave. No presione con demasiada fuerza. Continúe enjuagando durante el transporte al médico.

Cada botella está sellada y lleva su fecha de caducidad. Expira a los 3 años.

Incluye unas instrucciones con pictogramas para facilitar su uso.

Tiempo de irrigación: 2 minutos. Contenido: 500 ml.

Notas de usuario: Gire la tapa para romper el sello y abrir la botella. Presione la botella ligeramente para que el líquido llegue a los ojos en un chorro suave. No presione con demasiada fuerza.

#### PRECAUCIONES:

- Temperatura de almacenamiento: entre 5 y 25 °C
- Cualquier residuo que quede en la botella debe ser desechado una vez abierta. No reutilizar.



### Aplicaciones

Lavaojos de emergencia para utilizar en caso de no disponer de lavaojos fijos. Ideal para personas que realizan trabajos en distintos lugares.

Botella 500 ml (azul): Utilizar en caso de contacto con ácidos o bases. Se recomienda un lavado periódico de al menos dos minutos. Proseguir con el lavado hasta que sea visto por un médico.

Distribuido por:

FARU, S.L  
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA  
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5  
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA  
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732